



Segédlet az Excel Adatküldő (Data Streamer) használatához


1. A menüszalagon kattints az Adatküldő menüpontra!

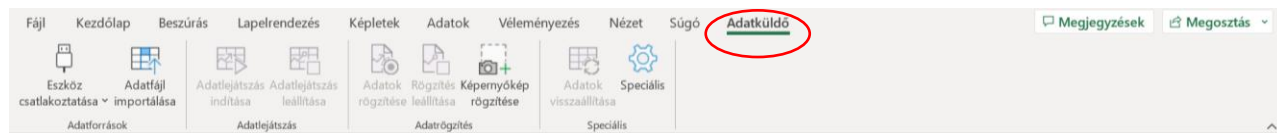


2. Ezután kattints az Eszköz csatlakoztatása menüpontra!

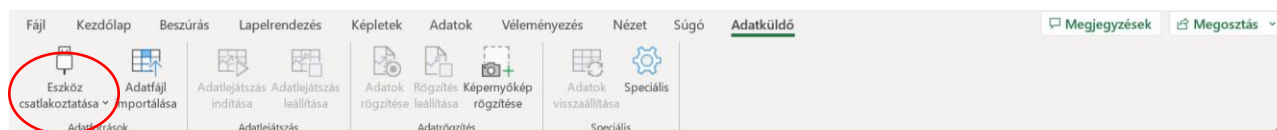


3. Kiklikelj az „USB Serial CH340” gombra!

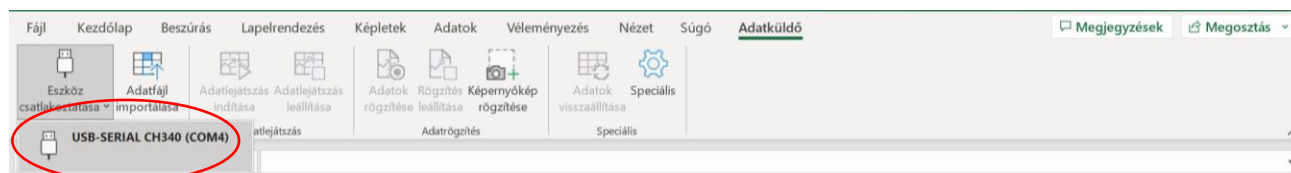


4. Kezdd el az adatok valós idejű átvitelét az „Adatlejátszás indítása” gombbal.

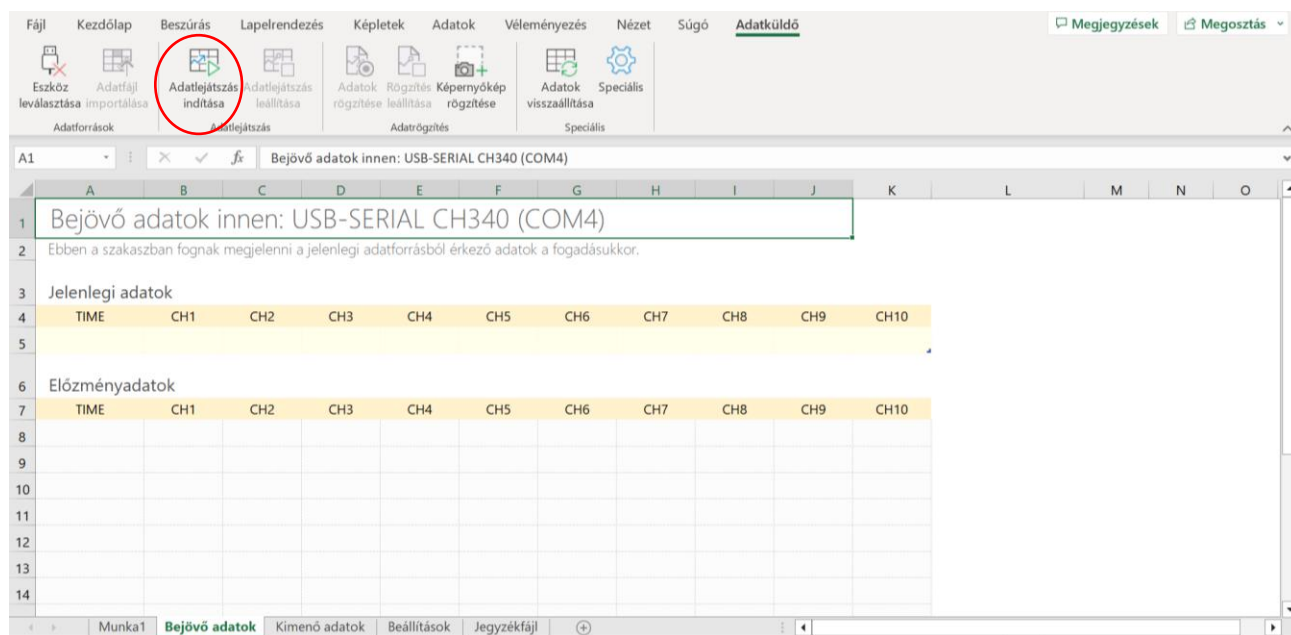

5. Ha elkezdődött a mérés, akkor az „Adatok rögzítése” gombra kattintva kezdjétek el a beérkező mérési adatok felvételét.

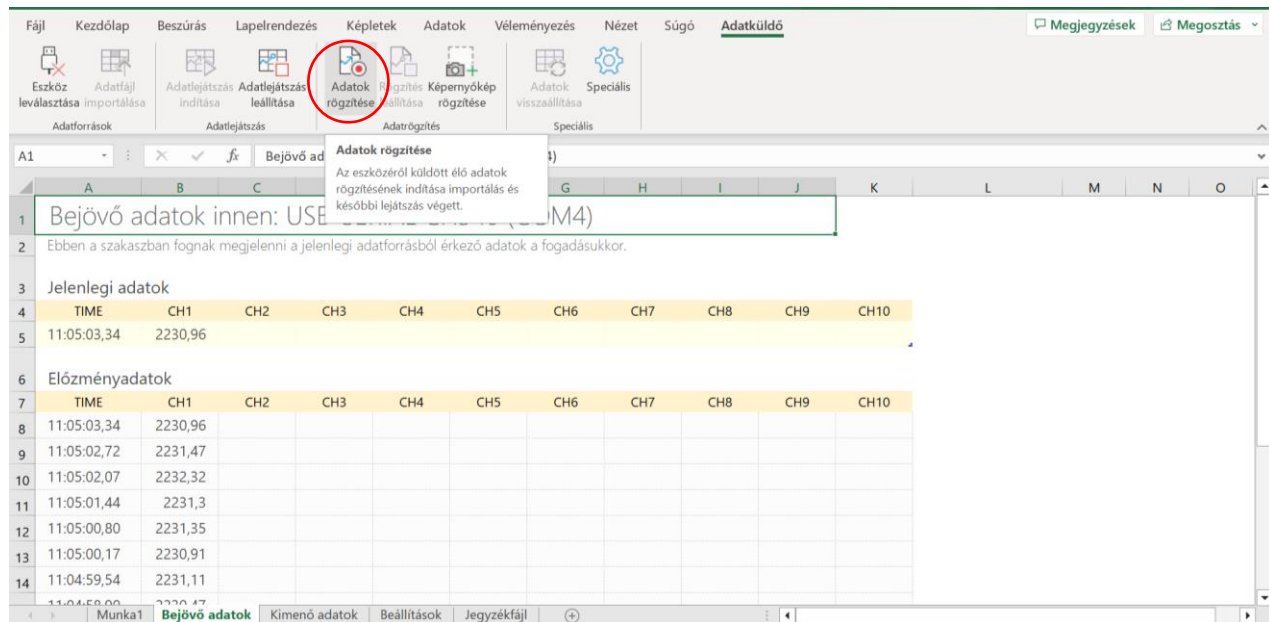

6. A mérés végeztével állítsátok le az adatrögzítést a „Rögzítés leállítása” gombra kattintva. Ezt követően mentsetek el a mérési adatokat a megfelelő „fájlnév.csv” formátumban.

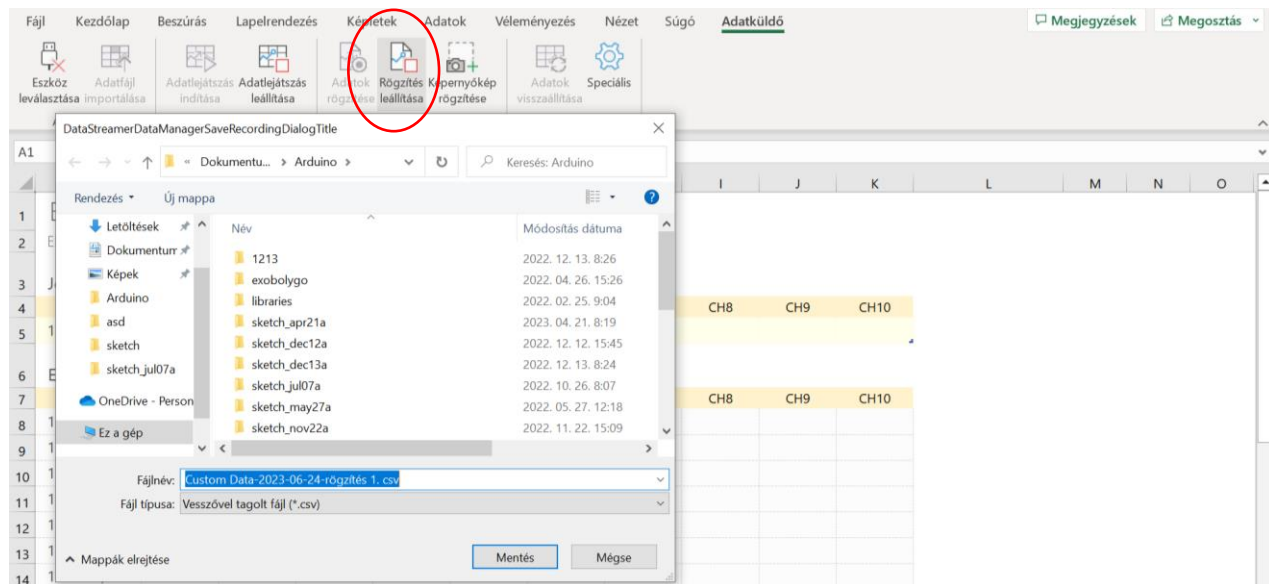

7. Nyisd meg az előzőleg elmentett „fájlnév.csv” dokumentumot, és az instrukcióknak megfelelően kezd el az adatok kiértékelését.

Az Adatküldő letölthető a következő honlapról: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56976>